

## Display & Control 안내

**Supra R22** Max. RPM : 22,000 rpm  
Max. RCF : 57,358 xg

**Supra R12** Max. RPM : 12,000 rpm  
Max. RCF : 22,265 xg

### Display 화면

RPM / RCF / 시간 / 온도 / 로터 ID /  
ACC / DEC / 프로그램 표시

### 속도 설정

한 번 누름 : RPM 모드  
두 번 누름 : RCF 모드

### 시간 설정


최대 < 100시간 설정 혹은  
연속 동작 (0으로 설정)

### 온도설정

온도 설정 : -10 ~ 40°C  
온도 제한범위 설정

### View Settings

작동 중 설정값 확인 가능

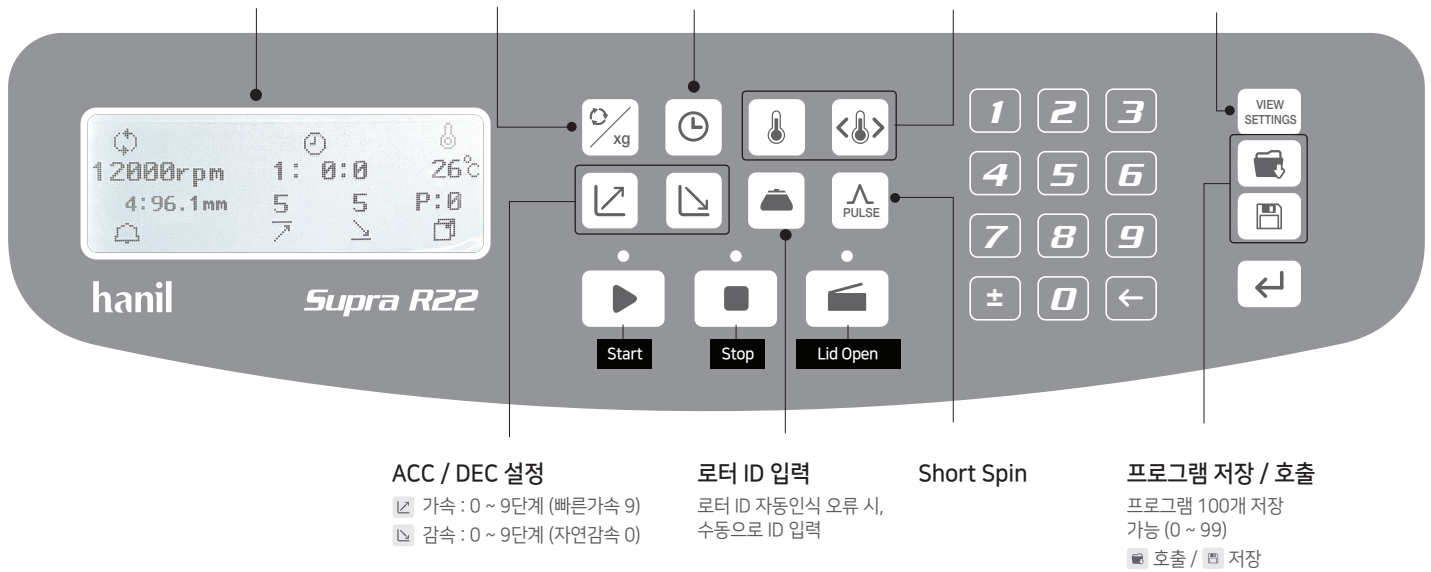

**ACC / DEC 설정**  
 가속 : 0 ~ 9단계 (빠른가속 9)  
 감속 : 0 ~ 9단계 (자연감속 0)

**로터 ID 입력**  
 로터 ID 자동인식 오류 시,  
 수동으로 ID 입력

**Short Spin**

**프로그램 저장 / 호출**  
 프로그램 100개 저장  
 가능 (0 ~ 99)  
 호출 /  저장

### 설정 하기 (속도 / 시간 / 온도 / ACC / DEC)




모드 선택      값 입력 (숫자 버튼)      Enter 누름

### 프로그램 저장 / 호출



저장 혹은 호출 버튼 누름      저장 혹은 호출 번호 입력      Enter 누름

### Pulse

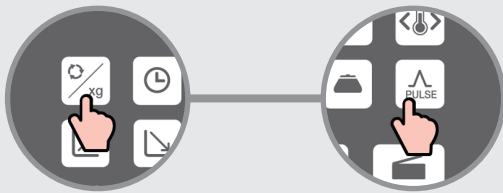

원하는 속도 값 설정 ('설정 하기' 참조)  
 Pulse 버튼을 2초 이상 눌러주세요.  
 (손을 떼는 즉시 감속하며 멈춥니다)

### 온도 제한 범위 설정



온도 제한 범위 버튼 누름      값 입력 (숫자 버튼)      Enter 누름

설정 온도를 벗어났을 때 동작을 멈추게 하는 범위 설정 (기본값 ± 30°C)

## 사용 시 주의사항

사용 전		사용 후
 <p><b>모터 축, 로터 확인</b> 모터 축, 로터, 약세사리에 이물질이 묻어 있는지 확인한 후 이를 제거하여 사용하십시오.</p>	 <p><b>로터 및 액세서리 내외관 점검</b> 로터, 버킷, 어댑터, 튜브는 주기적으로 내부, 외부, 연결 부위 등을 점검하여 손상된 부위가 없는지 확인한 후 사용하여야 합니다.</p>	 <p><b>챔버 건조 상태 유지</b> 사용 후 챔버를 마른천으로 닦아 건조상태를 유지하고 미사용 시, 항상 Lid를 열어 두십시오.</p>
 <p><b>기기 및 로터 밸런스 확인</b> 기기 이동 혹은 로터 교체 후 평형자를 이용해 수평임을 확인 후 사용하십시오. 필요 시 기기 하단의 수평조절발을 이용해 기기 밸런스를 맞춰주십시오.</p>	 <p><b>밸런스 확인</b> 같은 양의 샘플을 담은 튜브를 로터, 어댑터, 버킷에 대칭으로 삽입하여 사용하십시오.</p>	 <p><b>로터, 챔버 세척</b> 오염된 부위는 발생 즉시 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 닦아내어 주십시오.</p>

## 유지관리 주의사항

 <p><b>비상 상황 시, 수동 Lid Open</b> 정전 등의 문제 발생 시, 기기 오른쪽에 있는 Emergency release hole에 제공된 T 렌치를 넣고 눌러 Lid를 개방하여 주십시오. (로터가 완전히 멈춘 후 전원을 끄고 사용하십시오.)</p>	 <p><b>안전 거리 확보</b> 기기의 원활한 공기 순환을 위해 사방 30 cm 이상 공간을 확보한 후 운영하여 주십시오.</p>	 <p><b>환기구 청소</b> 기기 오른쪽에 있는 환기구의 먼지를 주기적으로 제거하여 주십시오.</p>	 <p><b>응축액 제거</b> 기기 왼쪽 하단에 있는 배수마개를 열어 응축액을 주기적으로 제거하여 주십시오.</p>
--	---	--	--

## 전기안전 주의사항

 <p><b>정격전원 확인</b> 전원 연결 전 제품 라벨에 표시된 정격전원을 확인하여 적합한 전원 케이블과 콘센트를 사용하여야 합니다.</p>	 <p><b>접지 케이블 연결</b> 전원 케이블은 접지식 콘센트에 꽂아주십시오.</p>	 <p><b>전원 연결</b> 본 기기는 분전함에 영구 설치용으로 연결하거나, 기기와 함께 포장된 플러그와 콘센트를 설치하여 사용하여 주십시오.</p>	 <p><b>전원부 차단</b> 사용 후 스위치를 꺼주십시오. 케이블을 배선용 차단기에 연결하지 않은 기기의 경우, 장시간 미사용 시 코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.</p>
---	--	--	--

## 사용 가능한 로터

### Supra R22

<b>A2.0-36</b>	36 x 1.5/2.0 mL / Max. 18k
<b>A10-12</b>	12 x 10 mL / Max. 22k
<b>A15-12</b>	12 x 15 mL / Max. 22k
<b>A15c-12</b>	12 x 15 mL conical / Max. 17k
<b>A50-6</b>	6 x 50 mL / Max. 22k
<b>A50c-6</b>	6 x 50 mL conical / Max. 17k

<b>A50-8</b>	8 x 50 mL / Max. 20k
<b>A85-6</b>	6 x 85 mL / Max. 20k
<b>A250-6</b>	6 x 250 mL / Max. 12k
<b>A500-6</b>	6 x 500 mL / Max. 9k
<b>A1000-4</b>	4 x 1,000 mL / Max. 8k

### Supra R12

<b>A250-6</b>	6 x 250 mL / Max. 12k
<b>A500-6</b>	6 x 500 mL / Max. 10k
<b>A1000-4</b>	4 x 1,000 mL / Max. 8k
<b>A1000-6</b>	6 x 1,000 mL / Max. 7k